

10X MOPS elektroforetický pufr

Složení:

- 20 mM EDTA
- 200 mM MOPS
- 50 mM octan sodný

Hazard:

zdraví škodlivé



Skladování: při pokojové teplotě

Postup při přípravě:

- rozpustíte 41,8 g MOPS v 700 ml sterilní DEPC vody,
- upravte pH na 7,0 pomocí 2 M NaOH,
- přidejte 50 ml 1 M octanu sodného (s působením DEPC) a 40 ml 0,5 M EDTA (s působením DEPC), pH 8.
- doplňte objem DEPC-vodou do 1 litru