

10X elektroforetický Tris/glycin pufr pro Western blot

| | |
|---|----------------------------------|
| Složení: 0,25M Tris base 1,92M glycin ($C_2H_5NO_2$) dH ₂ O pH 8,3 | Hazard: 0 |
| | Skladování: při pokojové teplotě |
| Postup při přípravě: <ul style="list-style-type: none">• Navažte a smíchejte 30,3 g Tris base a 144 g glycinu• doplňte vodou do 1l• zkontrolujte, případně upravte pH, které by mělo být cca 8,3 | |