

1X „electrotransfer“ pufr pro Western blot

Složení:

- 0,025M Tris base
- 0,192M glycin
- 20% metanol
- dH₂O voda

Hazard

metanol: **Vysoce hořlavý. Toxický při požití, toxický při styku s kůží. Toxický při vdechování. Způsobuje poškození orgánů.**



Skladování: při pokojové teplotě

Postup při přípravě:

- Smíchejte 100 ml 10X Electrotransfer buffer + 200 ml metanolu + 700 ml vody
- doplňte do 1l