

## Agarosový gel pro elektroforetickou separaci DNA

**Složení:**

- 0,5-3 % agarosa
- 1X TAE pufr nebo 1X TBE pufr

**Hazard:**

Skladování: při pokojové teplotě

**Postup při přípravě 100 ml gelu:**

- přidejte 0,5-3 g agarosy (pro 0,5-3 % gel) do 100 ml 1X TAE pufru nebo 1X TBE pufru a dokonale rozpustíte v mikrovlnné troubě, promíchejte.
- nechejte ochladit na 55 °C a nalije do připravené elektroforetické vaničky.