

## Denaturační elektroforetická směs pro vzorky RNA

**Složení:**

- 1X MOPS
- 50 % deionizovaný formamid
- 20 % formaldehyd
- RNA

**Hazard:**

formamid, formaldehyd: podezření na karcinogenní a teratogenní účinky, poškození orgánů, toxické



Skladování: -

**Postup při přípravě:**

- smíchejte:
  - RNA (do 20 µg)
  - 2 µl 10X MOPS
  - 10 µl deionizovaného formamidu
  - 4 µl formaldehydu
  - doplňte vodou do 20 µl
- inkubujte vzorky 60 min při 55 °C. Zchladte vzorky 10 min na ledu a krátce centrifugujte.