

LB agarové medium

Složení:

- 1 % trypton
- 0,5 % kvasnicový extrakt (yeast extract)
- 1 % NaCl (chlorid sodný)
- 1,5 % agar
- dH₂O

Hazard: 0

Skladování: při +4°C

Postup při přípravě:

- Navažte a smíchejte: 10 g trypton + 5 g kvasnicový extrakt + 10 g NaCl + 15 g agar.
- doplňte vodou do 1000 ml
- sterilizujte autoklávním
- nechte vychladnout na teplotu 50°C, přidejte příslušné antibiotikum a rozlejte do Petriho misek.