

<b>LB medium</b>	
<b>Složení:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 % trypton</li><li>• 0,5 % kvasnicový extrakt (yeast extract)</li><li>• 1 % NaCl (chlorid sodný)</li><li>• 1,5 % agar</li><li>• dH<sub>2</sub>O</li></ul>	Hazard: 0
	Skladování: při +4°C
<b>Postup při přípravě:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Navažte a smíchejte: 10 g trypton + 5 g kvasnicový extrakt + 10 g NaCl + 15 g agar.</li><li>• doplňte vodou do 1000 ml</li><li>• sterilizujte autoklávováním</li><li>• nechte vychladnout na teplotu 50°C, přidejte příslušné antibiotikum a rozlejte do Petriho misek.</li></ul>	