

Tris-Triton pufr	
Složení: <ul style="list-style-type: none"> • 10 mM Tris, pH 7.4 • 100 mM NaCl • 1 mM EDTA • 1 mM EGTA • 1% Triton X - 100 • 10% glycerol • 0.1% SDS • 0.5% deoxycholát sodný 	Hazard: 0
	Skladování: při 4°C po několik týdnů, při dlouhodobém skladování v -20°C
Postup při přípravě: Smíchejte: <ul style="list-style-type: none"> • 10 ml 1 M Tris, pH 7.4 • 100 ml 1 M NaCl • 0,2 ml 0,5 M EDTA • 0,2 ml 0,5 M EGTA • 1 ml Triton X - 100 • 10 ml glycerol • 1 ml 10% SDS • 5 ml 10 % deoxycholát sodný Před použitím přidejte vybrané inhibitory proteáz.	